

**！ 培養開始にあたっての注意 ！**

**RCB0102:IC-2** は、

**・conditioned medium の添加が必要です。**

**<WEHI-3(RCB0035) conditioned medium の調整方法>**

1. WEHI-3 を培養し、継代または培地交換後 3～4 日 37°Cで培養する。
2. 細胞がほぼコンフルエントになったら、上清を回収する。
3. 遠心して、細胞やゴミを取り除く。(浮遊物が少ない場合は省略可)
4. 0.22  $\mu\text{m}$ フィルター(低吸着タイプ)を通す。  
(目詰まりする場合は、0.45～1.0  $\mu\text{m}$ のプレフィルターを通してから、0.22  $\mu\text{m}$ のフィルターを通す。)
5. 4°Cで保存する。1 ヶ月以上保存する場合は、-20°Cで凍結保存する。

**<注意>**

・Conditioned mediumは凍結融解を繰り返さないように、小分けにして保存する。

培養の開始にあたりましては、以上の点にご留意ください。

【お問い合わせ】 [cellqa.brc@riken.jp](mailto:cellqa.brc@riken.jp)