



！ 培養開始にあたっての注意 ！

RCB0666 : HSNB は通常の多くの細胞とは異なります。

- ・ 融解翌日の培地交換は避け、
培養開始後 1 週間程度は様子を見て下さい。
- ・ 増殖に時間がかかります(倍加時間が長い)。
- ・ 継代するときは細胞の塊を細かくしすぎないようにして下さい。

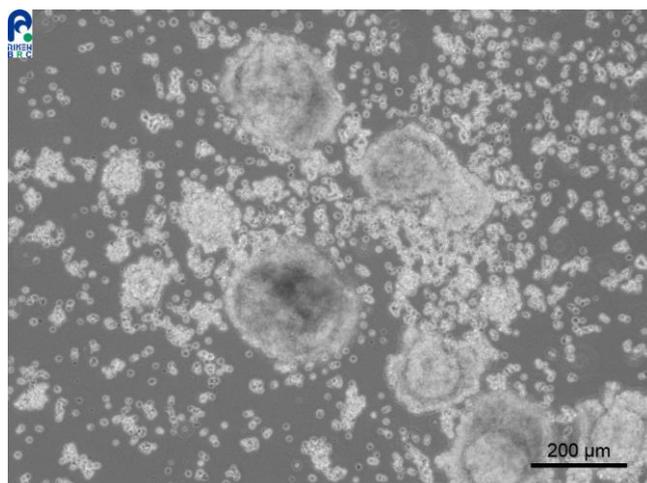

細胞の塊が大きくなりすぎると黒く死細胞が出てきます。死細胞が出る前に塊を解して継代して下さい。

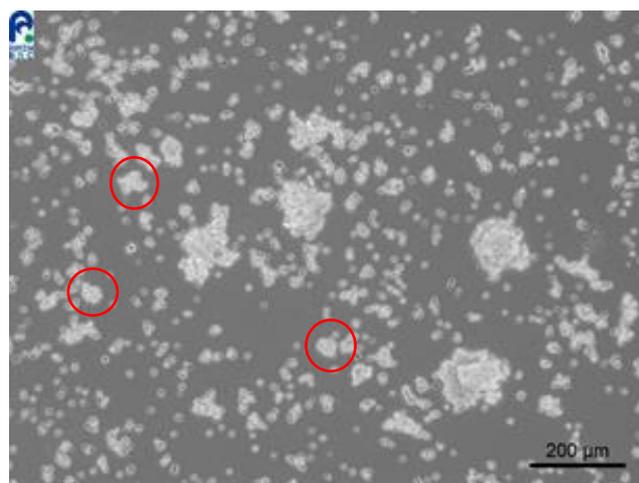

継代の際は、赤線で囲った大きさ程度にピペッティングで解して下さい。

培養開始にあたりましては、以上の点にご留意ください。

【お問い合わせ】 cellqa.brc@riken.jp