

**！ 培養開始にあたっての注意 ！**

**RCB0805:Ba/F3 は、  
conditioned medium の添加が必要です。**

<WEHI-3(RCB0035) conditioned medium の調整方法>


1. WEHI-3 を培養し、継代または培地交換後 3~4 日 37°C で培養する。
2. 細胞がほぼコンフルエントになったら、上清を回収する。
3. 遠心して、細胞やゴミを取り除く。(浮遊物が少ない場合は省略可)
4. 0.22  $\mu\text{m}$  フィルター(低吸着タイプ)を通す。

(目詰まりする場合は、0.45~1.0  $\mu\text{m}$  のプレフィルターを通してから、0.22  $\mu\text{m}$  のフィルターを通す。)

5. 4°C で保存する。1 ヶ月以上保存する場合は、-20°C で凍結保存する。

<注意>

Conditioned medium は凍結融解を繰り返さないように、小分けにして保存する。

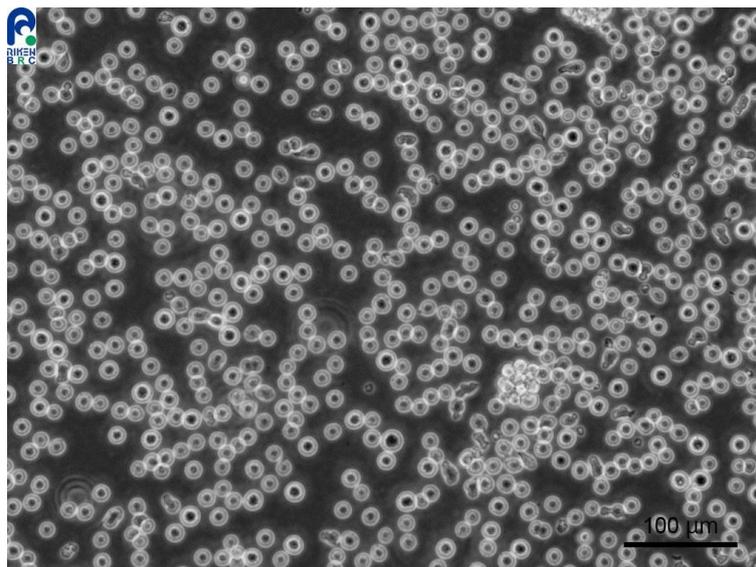

培養の開始にあたりましては、この点にご留意ください。

【お問い合わせ】 [cellqa.brc@riken.jp](mailto:cellqa.brc@riken.jp)