

！ 培養開始にあたっての注意 ！

RCB0188:OLME-104

は、通常の多くの細胞とは異なります。

- ・増殖に時間がかかります(倍化時間が長い)
- ・播種密度を薄くし過ぎないでください
- ・培養温度は 25℃ですが、融解は 37℃で速やかにしてください
- ・炭酸ガス濃度は 0%ですので、培養容器は密栓できるフラスコをご使用ください。

培養の開始にあたりましては、この点にご留意ください。

【お問い合わせ】 cellqa.brc@riken.jp