

！ 培養開始にあたっての注意 ！

RCB0531 : TtT/M-87 は、

conditioned medium の添加が必要です。

＜L929(RCB1451) conditioned medium の調整方法＞

1. L929 を培養し、継代または培地交換後 3～4 日 37℃で培養する。
2. 細胞がほぼコンフルエントになったら、上清を回収する。
3. 遠心して、細胞やゴミを取り除く。(浮遊物が少ない場合は省略可)
4. 0.22 μm フィルター(低吸着タイプ)を通す。
(目詰まりする場合は、0.45～1.0 μm のプレフィルターを通してから、0.22 μm のフィルターを通す。)
5. 4℃で保存する。1 ヶ月以上保存する場合は、-20℃で凍結保存する。

＜注意＞

- ・ Conditioned medium は凍結融解を繰り返さないように、小分けにして保存する。

培養の開始にあたりましては、以上の点にご留意ください。

【お問い合わせ】 cellqa.brc@riken.jp