
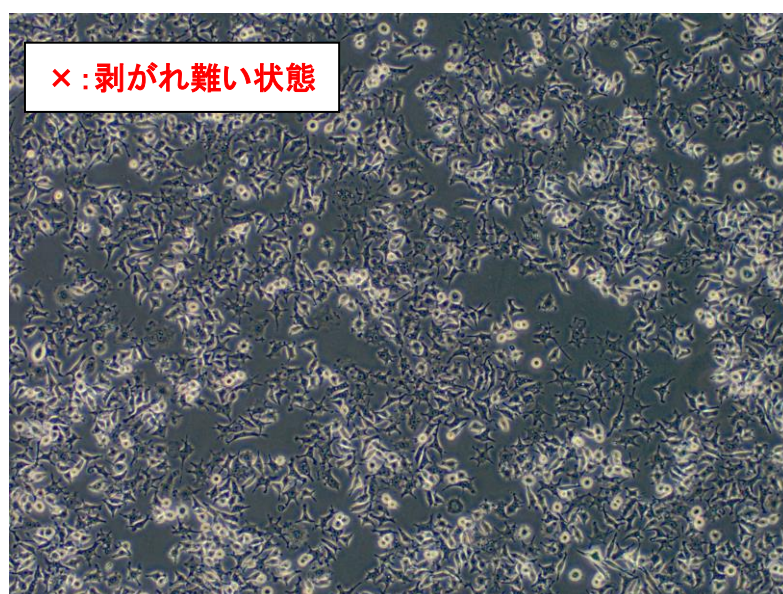


## ！ 培養開始にあたっての注意 ！

**RCB0535 : RAW264** は、通常の多くの細胞とは異なります。

- ・培養容器から非常に剥がれ難い  
(継代密度が低いと細胞が伸びて接着する。細胞播種密度に注意)
- ・0.25%Trypsin+0.02%EDTA 処理に 37°Cで 5~10 分程度が良い  
(すべての細胞を剥がすまで待つと先に剥がれた細胞はダメージを受け、剥がれ難い細胞だけが選択されてしまう。処理時間が長いと細胞が凝集してシングルセルになりにくい)
- ・継代のタイミングによってはスクレイパーでないと剥がれないことがある
- ・下記のような丸い状態の細胞が増えてから行うと剥がし易い

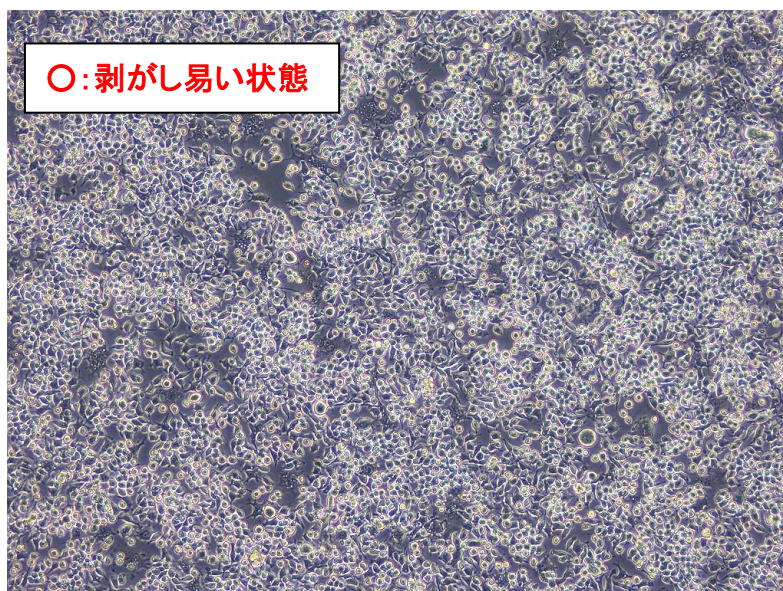

培養の開始にあたりましては、この点にご留意ください。

【お問い合わせ】 [cellqa.brc@riken.jp](mailto:cellqa.brc@riken.jp)