


！ 培養開始にあたっての注意 ！


RCB1905 : Sq-1 は、通常の多くの細胞とは異なります。

- ・接着に時間がかかります
(融解日翌日の培地交換等は、行わないでください)
- ・コンフルエントにしてしまうと剥がれ難くなり、状態が悪くなりやすいです
- ・培養容器に 60~70%程度まで増殖しましたら継代を行ってください
(多少浮いている細胞が見られる下記のような状態が望ましい)

○: 状態が良い細胞 (60~70%コンフルエント)

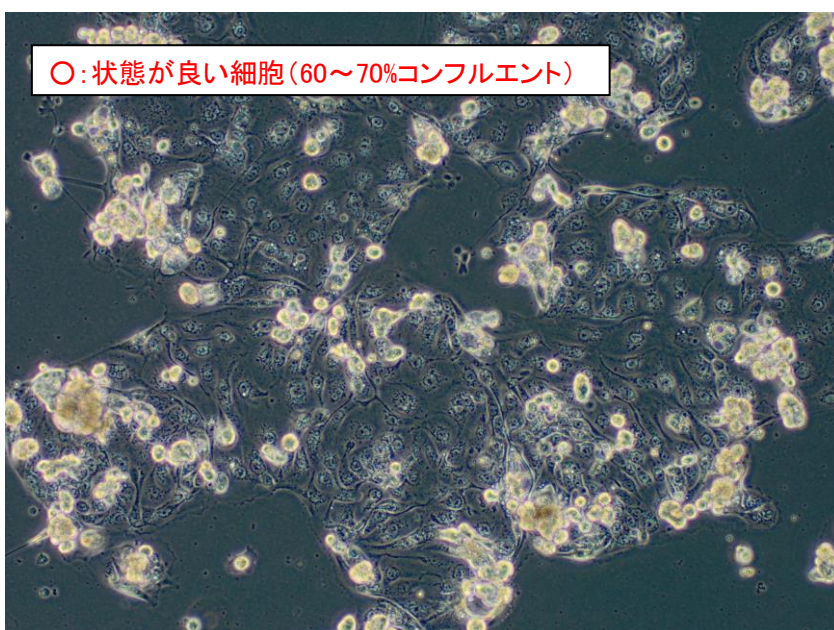

×: 状態の悪い細胞 (コンフルエント)

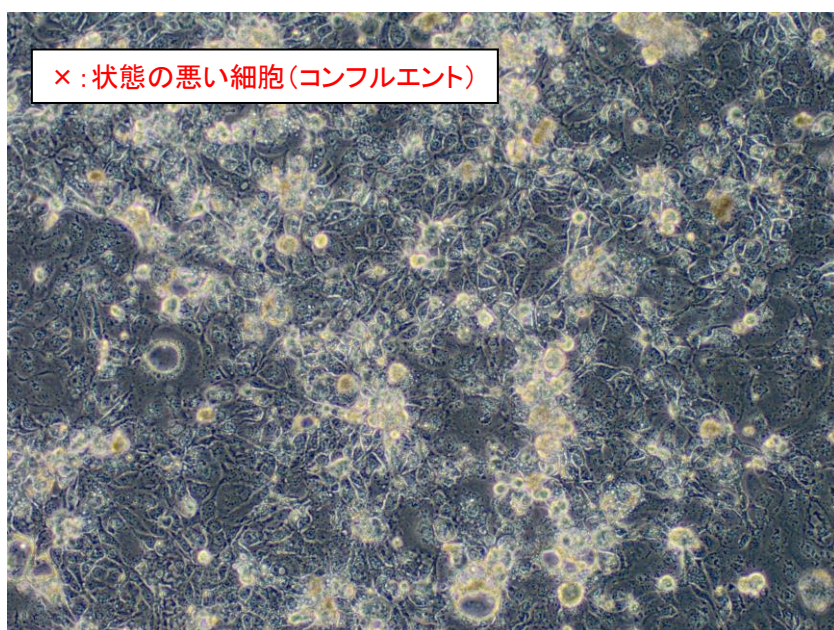

培養の開始にあたりましては、この点にご留意ください。

【お問い合わせ】 cellqa.brc@riken.jp