


！ 培養開始にあたっての注意 ！

培養開始にあたりましては、以下の点にご留意ください。

RCB1862:NIH3T3-3-4

RCB2767:NIH/3T3

- ・血清は Calf Serum (CS) をご使用ください。
- ・継代時は 3×10^5 cells/60 mm dish で播種してください。
- ・トリプシンの影響を受けやすく、CS のロットにより、翌日の付着に影響があるため、処理時間にご注意ください。

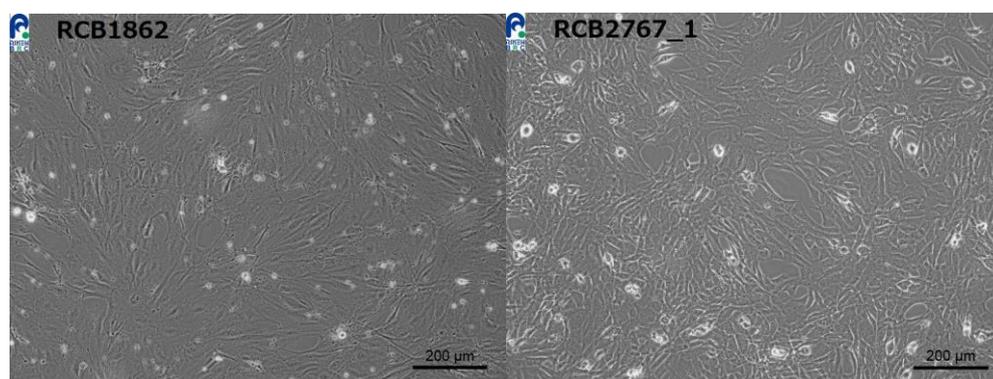

【お問い合わせ】 cellqa.brc@riken.jp