

培養開始にあたっての注意

RCB5005 : FKH-1 は、通常の多くの細胞とは異なります。

- ・増殖に時間がかかる(倍加時間が長い)
- ・翌日の培地交換は避け、
培養開始後、一週間程度は様子を見てください
- ・添加するサイトカインはメーカーにより活性に違いがありますので、添加濃度に注意し、細胞が増殖不良の場合は、サイトカインの濃度を振って様子を見てください

※サイトカインは時間と共に消費されます。
培養液にサイトカインを添加する場合、培養容器内の培地全量から計算してください。

培養の開始にあたりましては以上の点にご留意ください

【お問い合わせ】 cellqa@brc.riken.jp